



北京启衡星生物科技有限公司
BEIJING FOREVERSTAR BIOTECH CO.,LTD.

StarLighter dsDNA HS Assay Kit (Five Standards) For use with Microplate readers (StarLighter dsDNA 高灵敏检测试剂盒 (酶标仪版))

产品货号	单位规格
FS-T1003	500 assays
FS-T1003-S	50 assays

产品简介:

StarLighter dsDNA HS (High sensitivity) Assay Kit是一种简便快速、灵敏、准确度高的双链DNA (dsDNA)荧光定量检测试剂盒。本试剂盒包含荧光检测试剂、标准品和缓冲液,对dsDNA有高度选择性, RNA干扰小, 对于dsDNA样本在0.1-100 ng之间有良好的线性, 相比于传统的紫外检测(A_{260})方法, 可更精确的对DNA进行定量, 免除其它物质的干扰, 如RNA、蛋白等, 提高实验的准确性。本试剂盒操作简单, 可使用荧光酶标仪或Qubit® 荧光定量仪进行检测。

产品优势:

灵敏度高: 可以对浓度为100 pg/ μ L-100 ng/ μ L的dsDNA样品进行精确定量。

特异性强: 只结合dsDNA, 特异性强, 不受RNA的影响, 并且对一些常规的污染物, 如盐、游离的核苷酸、蛋白质、溶剂、去污剂等都具有极好的耐受性。

耐受性好: 耐受较高浓度的盐、尿素、乙醇、去垢剂、蛋白或琼脂糖, 可以直接定量PCR扩增产物而无需从反应混合物中纯化DNA。

操作简便性: 操作简单, 将荧光检测试剂用缓冲液稀释成工作液, 然后加入待测dsDNA样品, 通过Qubit® 荧光仪进行检测, 此操作在室温下即可进行。

定量更精确: 在ssDNA、RNA和单体核苷酸存在的条件下, 可以选择性地检测低至100 pg/ μ L的dsDNA。



产品组分：

组分名称	FS-T1003	FS-T1003-S	浓度	储存条件
dsDNA HS Buffer QB	250mL	25mL	1 ×	2-8°C
dsDNA HS Standard QS1	1 mL	100 μL	0 ng/μL	
dsDNA HS Standard QS2	1 mL	100 μL	1.25 ng/μL	
dsDNA HS Standard QS3	1 mL	100 μL	2.5 ng/μL	
dsDNA HS Standard QS4	1 mL	100 μL	5 ng/μL	
dsDNA HS Standard QS5	1 mL	100 μL	10 ng/μL	
dsDNA HS Fluorescent Reagent QF	1.25 mL	125 μL	200 ×	2-8°C 避光保存

注：请按照推荐的储存温度保存，避免反复冻融。

实验步骤：

1、使用荧光酶标仪进行双链DNA定量检测分析

1.1 使用前，将试剂盒中的各组分放至室温。检查QB组分是否有沉淀，若有沉淀物，可将该试剂置于37°C水浴锅中温育，并轻柔混匀直到沉淀物完全溶解。使用前各组分均需混匀。

1.2 制备检测工作液。取试剂盒中的荧光试剂QF，按照1:199的比例用缓冲液QB进行稀释，配制检测工作液，现用现配。（例如检测5个DNA样品，同时需要5个标准品，因此需要配制10个样品的工作液：10 μL的QF+1990 μL的QB缓冲液，涡旋混匀，制成检测工作液）。

1.3 向96孔酶标板中加入新鲜配制的检测工作液，标准品孔加入190 μL工作液，DNA样本孔可添加180-199 μL的工作液。

注意：推荐使用黑色的酶标板，可有效降低反应孔之间的荧光信号干扰。

1.4 向96孔酶标板标准品孔中分别加入10 μL的标准品QS1、QS2、QS3、QS4、QS5，在样本孔中每孔加入1-20 μL待测dsDNA样品，使每孔总体积为200 μL，用移液器轻轻吹打或震荡均匀。

1.5 将酶标板置于室温环境下避光孵育2分钟。使用荧光酶标仪检测荧光信号值，选择合适的检测波段：激发波长 (Ex) 设置485 nm，发射波长 (Em) 设置为530 nm。

1.6 测得的dsDNA标准品的荧光信号值分别对应其浓度，绘制标准曲线；将测得的未知浓度 dsDNA样品的荧光信号值代入标准曲线中，可计算出dsDNA样品的浓度。



注意事项:

1. 检测试剂和DNA标准品，每次使用前需摇匀。
2. 荧光染料均存在淬灭问题，请尽量注意避光，以减缓荧光淬灭。请务必在规定时间内完成所有样品的检测，避免荧光淬灭导致的结果偏差。
3. 每次使用Qubit® 荧光仪进行检测时，必须用配套试剂的标准品重新标定，请使用校准后的移液器，以保证结果的准确性。
4. 如待测样品浓度高于100 ng/μL，请适当稀释后再进行检测。
5. 使用Qubit® 荧光仪进行检测时，需使用0.5 mL薄壁透明的分析管。



附录：污染物对dsDNA定量检测试剂盒的影响

污染物	试剂盒终浓度	10 μ L样品中的浓度	检测结果
蛋白			
牛血清白蛋白	10 mg/mL	10 mg/mL	OK
盐类			
醋酸钠	20 mM	400 mM	OK
醋酸铵	20 mM	400 mM	OK
氯化钠	20 mM	400 mM	OK
氯化镁	5 mM	100 mM	OK
有机物			
苯酚	0.1%	2%	OK
氯仿	0.5%	10%	OK
乙醇	0.5%	10%	OK
洗涤剂			
十二烷基磺酸钠	0.01%	0.2%	OK
Triton X-100	0.01%	0.2%	OK
其它			
琼脂糖	0.1%	2%	OK
聚乙二醇	1%	20%	OK
RNA	1 \times	1 \times	OK
dNTPs	100 μ M	2 mM	OK

北京启衡星生物科技有限公司

地址：北京市昌平区生命园西环路21号楼南楼三层

网址：www.qihengxing.com

电话：010-62149251

邮箱：sales@qihengxing.com marketing@qihengxing.com

support@qihengxing.com



扫码关注

了解更多产品信息

本产品仅供研究，不做为临床诊断使用

版本号：V1